




راهنمای الکترونیک



پس از اتصال دو شاخه و تحریک سوئیچ کنترل پشت بدنه، نمایشگر دستگاه روشن می شود. صفحه نمایش به صورت پیش فرض در حالت استارت آپ قرار دارد و اطلاعاتی که بر روی نمایشگر مشاهده می شود تنظیمات فعلی دستگاه است که با فشردن دکمه استارت، دستگاه با این تنظیمات شروع به کار می کند.

برای ایجاد تغییرات در تنظیمات دستگاه دکمه  را بفشارید. با چهار گزینه مواجه می شوید:

۱. Suction

۲. MS_Rpm

۳. Timer

۴. BUZ ON

برای ورود به هر کدام از این گزینه ها دکمه ی بالا  یا پایین  را بفشارید تا نشانک کنار گزینه مورد نظرتان قرار گیرد و سپس کلید  را فشار دهید.

بهرادسازان اعتبار کالای ایرانی را بهبود میبخشد



- **برای تغییر نیروی مکش وارد گزینه ۱ شوید.**
در این بخش می‌توانید توان کاری مکنده را از ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ وات تنظیم کنید.
- **برای تغییر دور گردش قطعه سوئیپر وارد گزینه ۲ شوید.**
در این بخش می‌توانید دور گردش را از ۱۰ تا ۵۰ دور در دقیقه تنظیم کنید.
- **برای تعیین زمان فرآیند غربالگری وارد گزینه ۳ شوید.**
در این بخش می‌توانید زمان فرآیند غربالگری را از ۱ تا ۶ دقیقه تنظیم کنید.
- **برای تنظیم کردن صدای کنترل پنل وارد گزینه ۴ شوید.**
بعد از اعمال تنظیمات دلخواه دکمه Stop/Back را بفشارید تا به صفحه استارت آپ بازگردید، دقت کنید که دور گردش و زمان آزمایش طبق تنظیمات شما اصلاح شده باشند و سپس دکمه Start را بفشارید.

برای مشاهده سایر محصولات می‌توانید به وبسایت مجموعه مراجعه کنید

www.Behradcompany.com

۲/۲

